

## 无血清细胞复苏液

**产品说明：**一款全新的适用于各种细胞复苏的无血清细胞复苏液，高细胞复苏活率。

### 产品特性：

- 即用型试剂。
- 无血清，无动物源性成份。
- 专有的细胞膜修复成份组合。
- 提高细胞的复苏活率。



**适用于：**适用各种类型的细胞复苏。

已测试但不限于以下细胞如（供参考）：原代PBMC，MSC(间充质干细胞)，293T、CHO、MCF-7、Hela、A549、HL60、THP-1、U937、K562、Jurkat、TF-1等。

### 产品信息：

品名	货号	规格	报价/元
无血清细胞复苏液	S201-100	100ml	320.00

备注：2-8℃ 储藏保存  
有效期9个月

- ❖ 医疗器械备案号：苏泰械备20210272号
- ❖ 国家药品监督管理局医疗器械主文档登记号：M2022026-000

### 使用说明：

1. 在15ml的无菌离心管中，加入10ml的无血清细胞复苏液，37℃ 预热。
2. 取出-80℃ 或者液氮中的细胞冻存管，放入37℃ 水浴中，不时摇动，令其尽快融化。
3. 融化后，取出细胞冻存管、75%的酒精擦拭外表，拧开管盖，用吸管转移融化的细胞悬液到含有10ml已预热培养基的离心管中，轻柔混匀。
4. 1000-1200RPM / 300G 离心 5 分钟。
5. 弃去上清，加入适量的细胞培养基，混匀。
6. 进行细胞计数，根据具体要求调整细胞密度，进行下一步的培养。